



KERN & Sohn GmbH

Ziegelei 1
D-72336 Balingen
E-Mail: info@kern-sohn.com

Tel: +49-[0]7433- 9933-0
Fax: +49-[0]7433-9933-149
Internet: www.kern-sohn.com

Installationsanleitung Stativ

KERN IFB-A01 / A02

Version 2.0
2026-05
de



IFB-A01-A02-IA-d-2620



Stativ
Version 2.0 2026-05
Installationsanleitung

Inhaltsverzeichnis




1	Technische Daten	3
1.1	Abmessungen.....	4
2	Lieferumfang	6
3	Installation	7

1 Technische Daten




KERN	IFB-A01	IFB-A02
Stativhöhe (mm)	330	600
Für Plattformgrößen (mm)	300 x 240 400 x 300 500 x 400 650 x 500	400 x 300 500 x 400 650 x 500

1.1 Abmessungen










Modelle mit 330 mm:

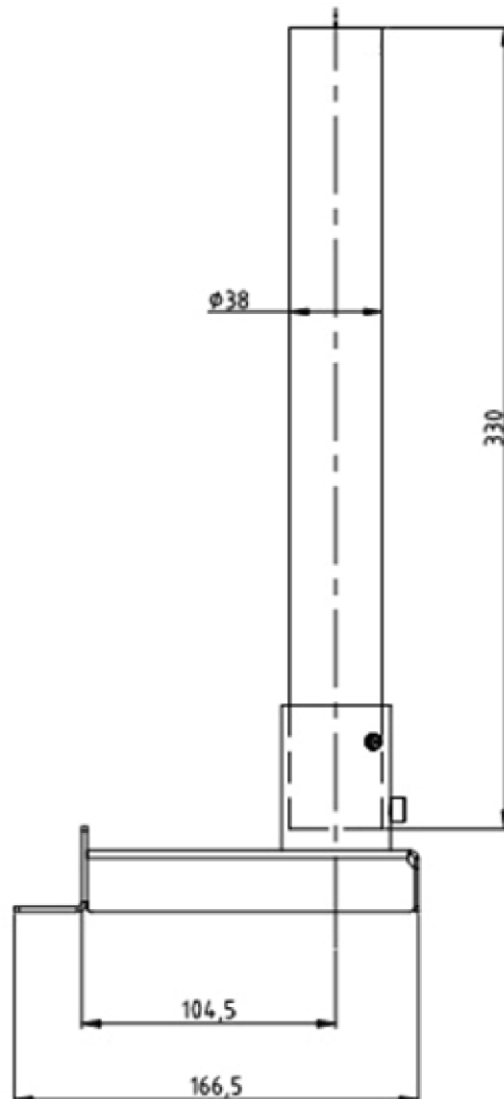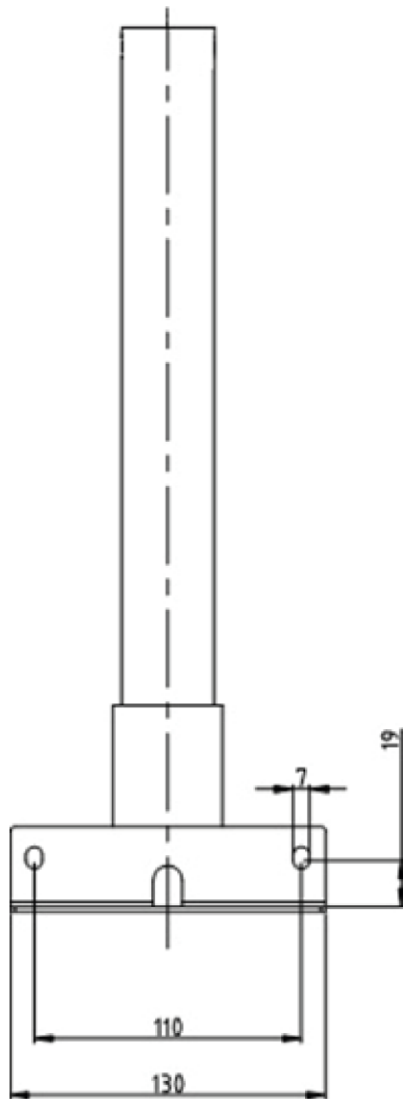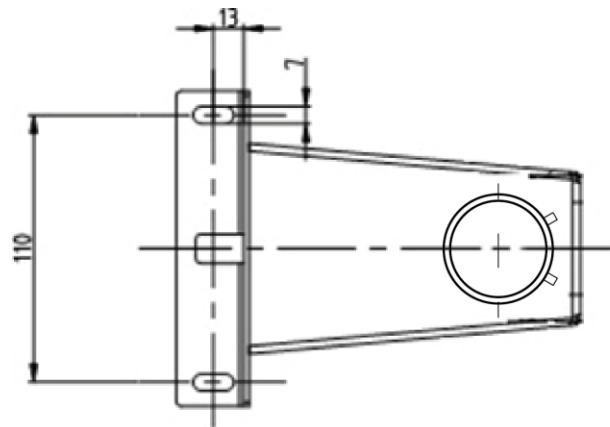

Modelle mit 600 mm:

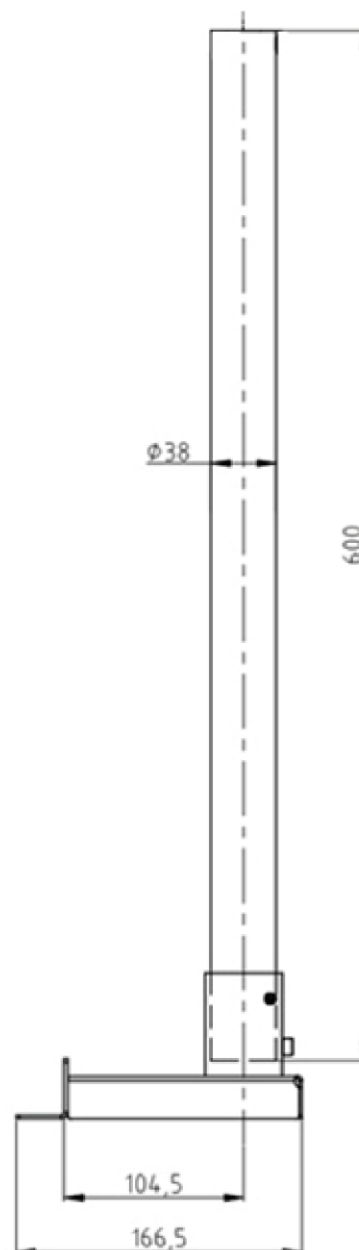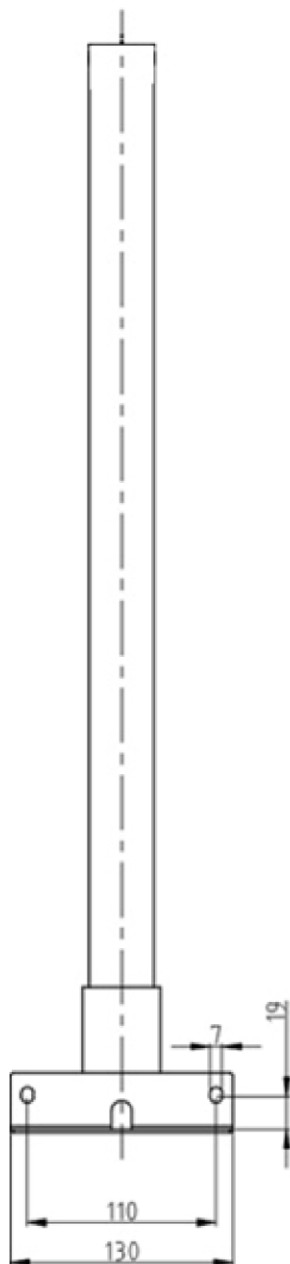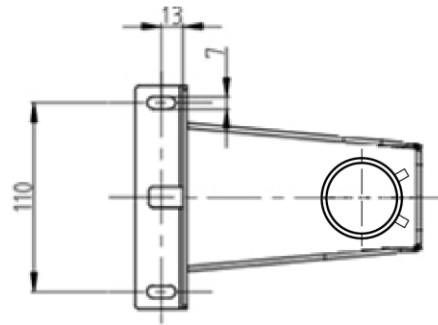

2 Lieferumfang

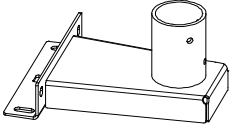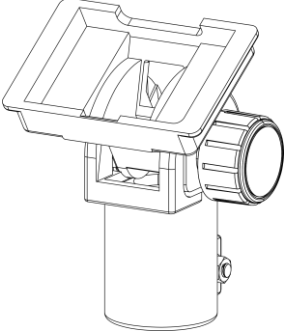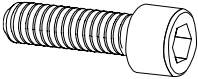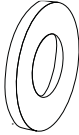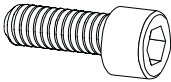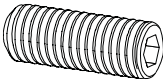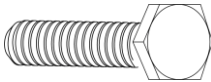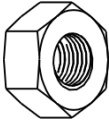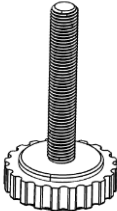 A Stativfuß 1 x	 B Stativrohr 1 x	 C Halter für Anzeigegerät 1 x
 S1 M6 x 16 4 x	 S2 Federscheibe 4 x	 S3 Unterlegscheibe 5 x
 S4 M6 x 12 1 x	 S5 M6 x 10 2 x	 S6 M8 x 20 1 x
 S7 M8 Mutter 1 x	 S8 Stellfuß 1 x	 S9 M6 Mutter 1 x


C, **S3** (1x), **S6** und **S7** werden im vormontierten Zustand geliefert.

3 Installation

Anbringen des Stativfußs an die Plattform:


1. Stativfuß (**A**) mittig über den Bohrungen auf der Seite der Plattform positionieren.
2. Zuerst die Federscheibe (**S2**) und dann die Unterlegscheibe (**S3**) auf die Schraube (**S1**) stecken (4 x).
3. Stativfuß festschrauben.

Achten Sie darauf, dass Sie keine Kabel einklemmen oder beschädigen.

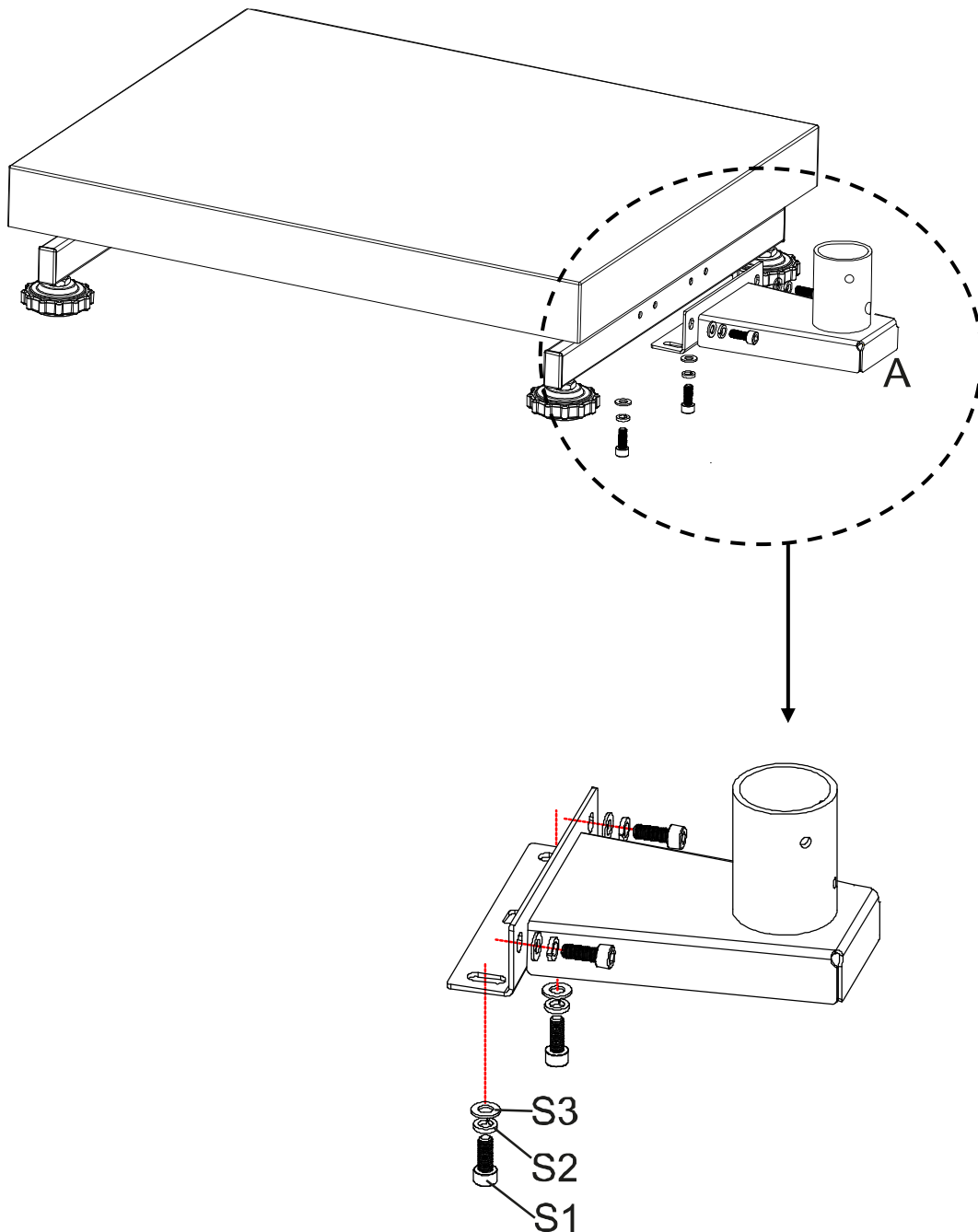


Anbringen des Stativrohrs an den Stativfuß:

4. Schrauben **S4** und **S5** aus dem Stativrohr herausdrehen.
5. Stativrohr (**B**) in den Stativfuß stecken. Darauf achten, dass die Bohrung des Stativrohrs mit der Bohrung **S4** übereinstimmt.
6. Schrauben **S5** wieder eindrehen und mit Schraube **S4** das Stativrohr fixieren.

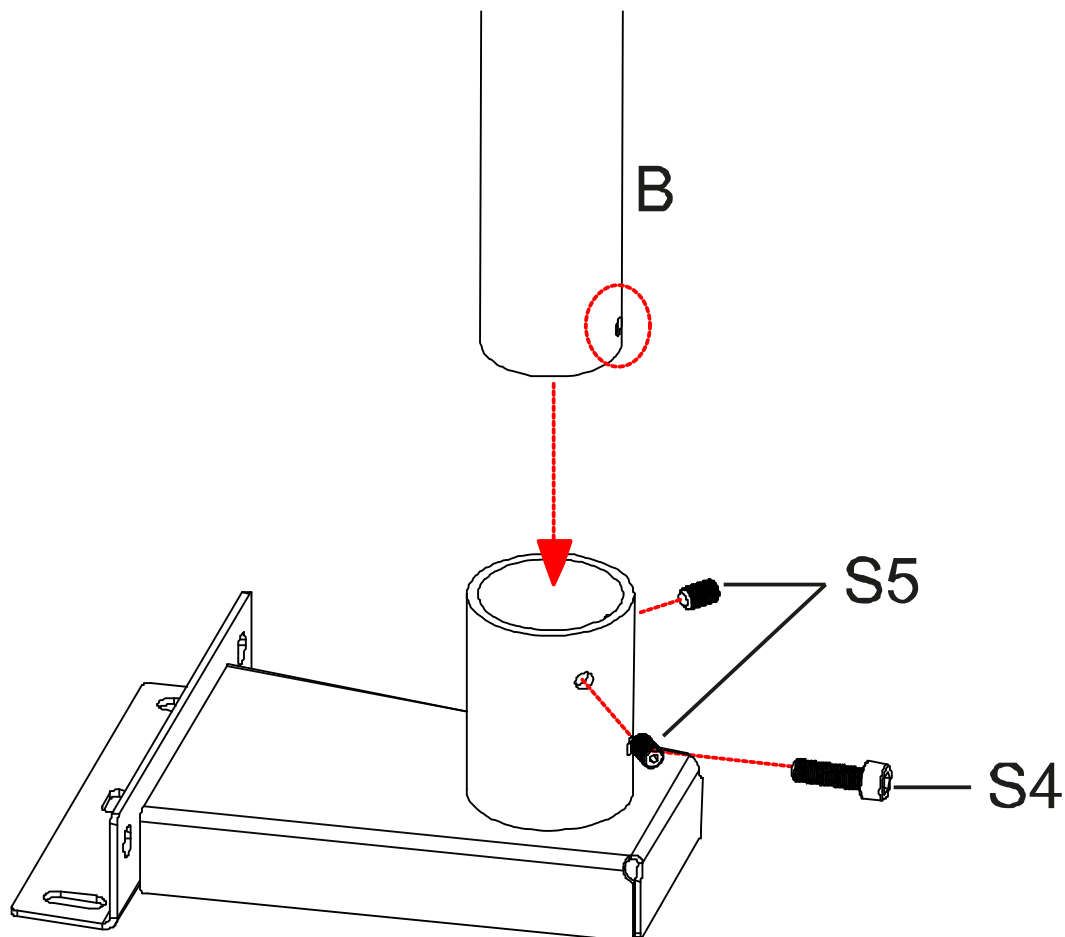


7. Mutter **S9** auf den Stellfuß **S8** drehen.
8. Stellfuß mit Mutter von unten in das Stativrohr drehen.
9. Stellfuß so weit rausdrehen, dass er den Boden berührt und mit Mutter **S9** fixieren.

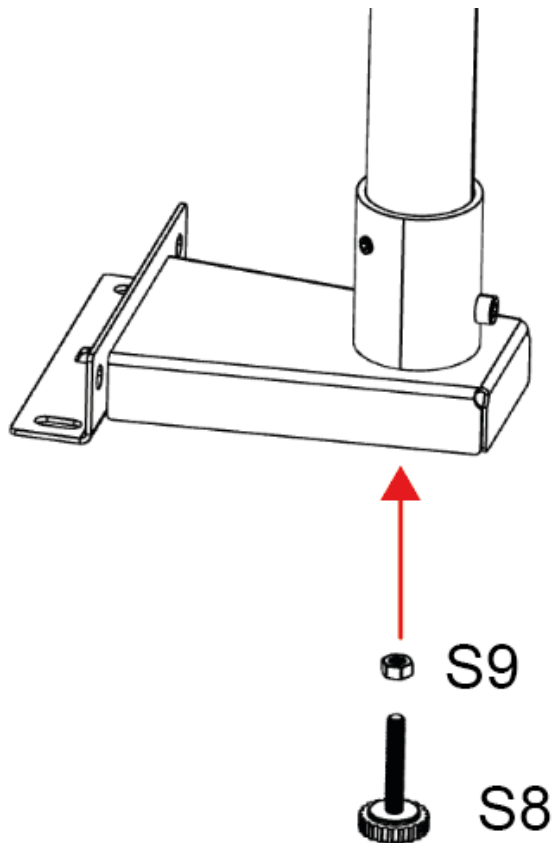

Anbringen des Anzeigegerätes an das Stativrohr:

10. Halter für das Anzeigegerät (**C**) in das Stativrohr stecken und mit den Schrauben **S6** befestigen.

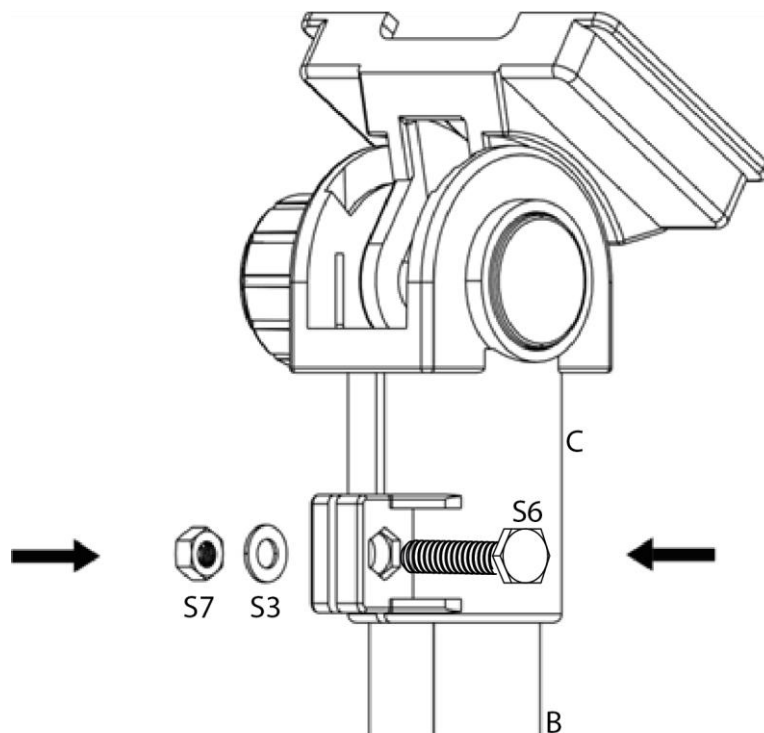

⇒ Halter (**C**) für das Anzeigegerät in das obere Ende des Stativrohrs (**B**) stecken und mit der Schraube (**S6**) befestigen.

Auf der gegenüberliegenden Seite mit der Unterlegscheibe (**S3**) und der Mutter (**S7**) kontern.